

Anleitung zur Grundwasser-Probenahme

für molekularbiologische Analysen



Ausschließliche Verwendung steriler Achteckflaschen PET, 1000 ml mit weißem Originalitätsverschluss (zu beziehen über Sensatec GmbH)



Flasche schräg halten, Verschlusskappe abdrehen und senkrecht in der Hand behalten (mit Öffnung nach unten)



Flasche schräg haltend bis zur Schulter füllen (nicht komplett füllen, Luft soll über dem Wasser stehen)



Flasche immer noch schräg haltend verschließen



Schlauch oder ähnliches darf dabei nicht die Flasche berühren oder eingeführt werden



Probe kühl und dunkel lagern

Einsenden an: Sensatec GmbH NL Berlin
Labor
Tempelhofer Weg 8
12099 Berlin

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne per **Mail**

n.zittwitz@sensatec.de

Sensatec GmbH, Niederlassung Berlin

Tempelhofer Weg 8
12099 Berlin, Germany

Phone +49 30 8094 1576
Mail berlin@sensatec.de
Web www.sensatec.de

Geschäftsführung | Board of Directors

Dr. Stephan Hüttmann
Mark Zittwitz

Handelsregister | Commercial Register
HRB 7092 KI
USt-IdNr. | VAT no. DE 814 366 928

Bankverbindungen | Bank Accounts

Commerzbank SWIFT Code COBADEFFXXX
IBAN DE57 2104 0010 0740 5350 00

Sydbank SWIFT Code SYBKDE22KIE
IBAN DE52 2102 0600 1000 6824 02